

FlashGel Recovery Kit ohne FlashDoc

1 Stück

Artikel-Nr.: 857064 | [Lonza](#) | Herstellernummer: 57064



Abbildung ähnlich

549,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: DNA Recovery-Kassetten und Reagenzien

Kategorie: FlashGel System

Produkttyp: DNA Extraktionskit

Trennbereich: 50 bp - 4 kb

Verpackung: 1 Stück

DNA-Recovery in 5 Minuten

Die Vorteile:

- Von der Gelbeladung bis zum Recovery der DNA in 5 Minuten
- Probenrückgewinnung direkt aus der Gelkassette ohne Ausschneiden der Gelbänder und ohne zusätzliche Aufreinigung
- Visualisierung der Proben ohne schädigendes UV-Licht
- Effizienz der Probenrückgewinnung: 80-100 %

Kurzanleitung:

1. Gelkassette in die FlashDoc einsetzen
2. Ein Pre-Load der Wells mit destilliertem oder deionisiertem Wasser durchführen
3. Die obere Well-Reihe mit den Proben beladen
4. Die Proben bis zur zweiten Well-Reihe laufen lassen
5. Den Gellauf stoppen und den FlashGel Recovery Puffer zugeben
6. DNA aus den Wells der Zweiten Reihe herauspipettieren

Systemkomponenten:

- FlashGel Recovery Kassette 1.2%, 8+1 Well, zweizeilig, Packung à 9 Gele
- FlashGel QuantLadder (250 µl)
- FlashGel 5X Loading Dye (1 ml)
- FlashGel Recovery Puffer (2 x 500 µl)
- Visualization Glasses
- FlashGel Mask

ACHTUNG die FlashDoc ist NICHT in diesem Paket sondern separat erhältlich!