


Transportsichere Verpackung eines DRIFTCON-Systems

Ein DRIFTCON-System mit festem Messkopf soll wie folgt verpackt werden:

- DRIFTCON-Messkopf im Acrylglascontainer positionieren und diesen mit dem dazu gehörenden Schiebedeckel verschließen. Bitte beachten: Abdeckungen (Lochrasterplatte) bitte in die passende Ausparung im Koffer einsetzen, nicht in den Acrylglascontainer.
- Acrylglascontainer (inkl. Messkopf) mit dem Deckel nach unten (!) in die passende Ausparung des DRIFTCON-Transportkoffers setzen. Die Sensoren zeigen nach oben (siehe bitte Abbildung).

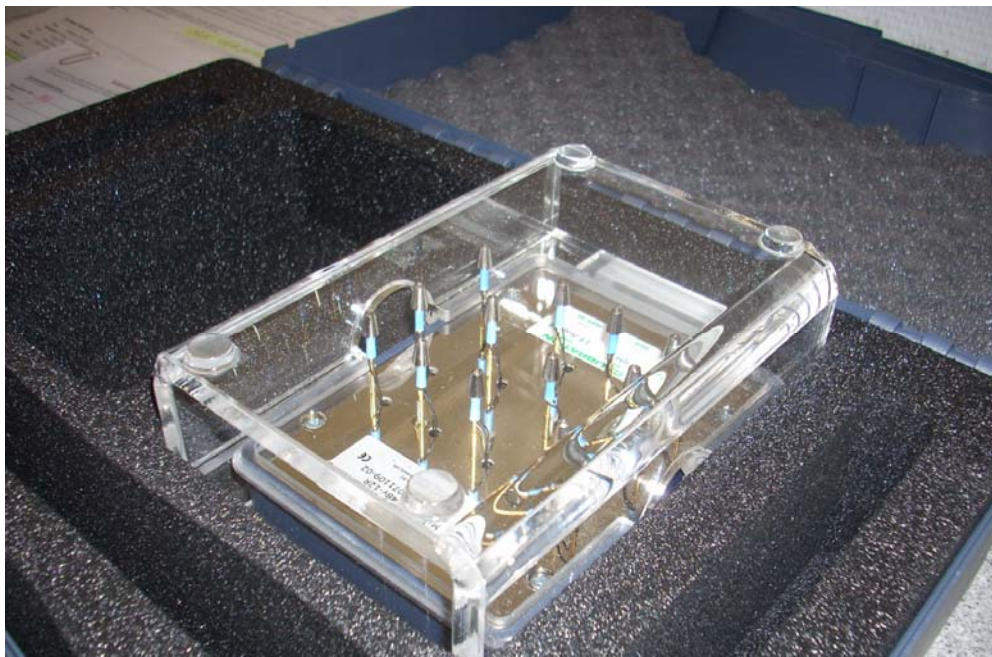

- Koffer in geeigneter Umverpackung (z.B. Karton) so verpacken, das Verrutschen ausgeschlossen ist.

Bei weiteren Fragen zur Verpackung des Systems stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung (Tel.: +49 5152 9020).
